

Fiche Technique

ph-mètre de poche
Référence 92100-007-co

Caractéristiques

- t 0-14pH
- t **Résolution de l'affichage :**
0.1 pH
- t **Précision :** ± 0.1 pH ± 1 digit
- t **Électrode** interchangeable
(#92200-007-re)
- t **Étalonnage** automatique pH7
- t Avec solution pH7
- t IP57
- t 2 piles AAA
- t En coffret plastique



Mode d'emploi

ÉTALONNAGE.

Nettoyez l'électrode avec de l'eau et séchez-la. Plongez-la dans la solution d'étalonnage "pH7.00" (flacon joint) et remuez-la jusqu'à obtention d'une lecture stable. Appuyez sur le bouton pendant environ 2 seconde. Relâchez le bouton quand l'écran affiche «CAL». LepH"7.0" clignote. L'étalonnage est effectif en quelques secondes.

TEST.

Nettoyez l'électrode avec de l'eau et séchez-la. Plongez-la dans la solution à tester et remuez-la jusqu'à obtention d'une lecture stable. Lisez le résultat une fois la valeur stabilisée. Nettoyez l'électrode avec de l'eau et séchez-la après chaque utilisation.

NOTES.

Le pH-mètre peut être utilisé plusieurs fois pendant 1 ou 2 semaines après la calibration. Pour assurer la fiabilité de la mesure, la solution d'étalonnage doit être changée après chaque utilisation. Pour entretenir la tête de l'électrode, afin d'éviter toute salissure, procédez régulièrement au nettoyage de l'ampoule et de la jonction avec de l'eau savonneuse, à l'aide d'une petite brosse, puis rincez à l'eau pure. La durée de vie de l'électrode pH est d'environ un an. Remplacez-la lorsque l'exactitude et le temps de réponse ne sont plus satisfaisants. Pour remplacer l'électrode, enlever le capuchon inférieur, dévissez l'électrode en tournant dans le sens anti horaire d'une montre, tirez-la lentement. Insérez la nouvelle électrode et vissez-la dans le sens horaire jusqu'à ce qu'elle soit serrée. En changeant l'électrode prenez garde à ne pas abîmer le filetage et à ne pas faire tomber l'anneau en silicone. (Electrode de rechange réf. 92200-007-re)

Le pH-mètre s'éteint automatiquement après 10 minutes d'inactivité. Lorsque l'écran affiche «» changez les piles.

Alla France

Z.I. du Bompas - 13, rue du Bompas - Chemillé - 49120 Chemillé-en-Anjou - FRANCE
Tél. + 33 (0)2 41 30 55 08 - Fax +33 (0)2 41 30 34 67

www.allafrance.com


France